

EB 05 Edelstahlbecher kpl. Für Ultraschallbad



Edelstahl, 600 ml, zum Einhängen in Lochdeckel DE. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenföden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/ Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 \square 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

- zum Einhängen in Lochdeckel/Einsatzstreifen
- passend zu div. SONOREX Ultraschallbädern

- D = 87 mm, H = 120 mm
- Inhalt = 600 ml
- Edelstahl, komplett mit Haltering und Deckel
- zur indirekten Reinigung von Kleinteilen

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | WL17821 |
| Modell | EB 05 |
| Hersteller | BANDELIN |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 340 |
| GPSR Herstellerdaten | BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com |
| Länge | 88 mm |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |