

## SD 06 Einsatzbecher kpl. Für Ultraschallbad

---



Glas, 600 ml, zum Einhängen in Lochdeckel/Einsatzstreifen mit Ring GR 06 und Deckel DD 06. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 □ 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

- zum Einhängen in Lochdeckel/Einsatzstreifen
- passend zu div. SONOREX Ultraschallbädern

- D = 84 mm, H = 125 mm
- Inhalt = 600 ml
- Glas, komplett mit Haltering und Deckel
- zur indirekten Reinigung von Kleinteilen

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL17905</b>
Modell	SD 06
Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	330
GPSR Herstellerdaten	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Länge	84 mm
Breite	90 mm
Höhe	125 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück