

EB 05 Bicchiere in acciaio inox per bagno a ultrasuoni



In acciaio inox, 600 ml, da appendere al coperchio forato IT. Quando si utilizzano liquidi chimicamente aggressivi (ad es. TICKOPUR J 80 U), si rimuovono contaminazioni chimicamente aggressive o abrasive o si sonicano i liquidi del campione, si utilizzano becher con inserto (sonicazione indiretta). Poiché non è possibile collocare nulla sul fondo del bagno a ultrasuoni, BANDELIN offre coperchi/strisce di inserto perforati adatti a contenere i becher di inserzione. Un altro vantaggio: diverse coppette possono essere sonicate contemporaneamente con liquidi diversi (ad esempio, rimozione di cementi dentali con STAMMOPUR Z in una coppetta e pulizia con disinfezione chimica simultanea di strumenti dentali con STAMMOPUR DR 8 in una seconda coppetta). Si noti che per trasmettere gli ultrasuoni al bicchiere dell'inserto è necessario ridurre la tensione superficiale dell'acqua e quindi utilizzare una soluzione detergente (ad es. TICKOPUR R 33 3%) come liquido di accoppiamento/di contatto.

- da appendere in una striscia di copertina/inserto perforata
- Adatto a diversi bagni a ultrasuoni SONOREX
- P = 87 mm, H = 120 mm

- Capacità = 600 ml
- Acciaio inox, completo di anello di sicurezza e coperchio
- Per la pulizia indiretta di piccole parti.

Articolo n.	WL17821
Modello	EB 05
Produttore	BANDELIN
Codice articolo del produttore	340
Dati del produttore GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Lunghezza	88 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	110 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No