

Protokół badania HygoClean dla Clean Card PRO, podkładka z 50 arkuszami, DIN A4, 4-kolorowa, 80g/m².



Clean Card® PRO: szybki test higieny w zaledwie 30 sekund!

Czysty czy nie czysty? Zdradliwą rzeczą w przypadku zarazków jest to, że nie można ich zobaczyć. Są one niewidoczne dla ludzkiego oka, dlatego niestety często deficyty czystości nie są nawet zauważane. Ale teraz jest na to lekarstwo. Clean Card® PRO uwidacznia pozostałości białek i detergentów, które mogą być pożywką dla zarazków. Łatwe jak ciasto i to w zaledwie 30 sekund!

Clean Card® PRO to doskonałe narzędzie dla wszystkich, którzy pracują w miejscach wrażliwych pod względem higieny. Na przykład kuchnia, gastronomia, obszary żywnościowe czy medycyna. Jest to prosty i niezawodny środek kontroli, który można przeprowadzić w każdej chwili w błyskawicznym tempie.

szybka i łatwa samokontrola w celu sprawdzenia jakości czyszczenia ujawnia braki w zakresie czyszczenia/dezynfekcji - w zaledwie 30 sekund! optymalizuje higienę i czystość w przedsiębiorstwie idealny jako narzędzie szkoleniowe w celu podniesienia świadomości

pracowników dodatkowa motywacja dzięki szybkiej wizualizacji idealny do spełnienia wymogów prawnych zgodnie z HACCP i dobrą praktyką higieniczną może być zintegrowany z ISO, IFS, BRC lub wewnętrznymi planami higieny z odniesieniem do DIN 10516 dokumentacja z protokołem testowym Clean Card® PRO łatwe ponowne czyszczenie oszczędza czas, kłopoty i pieniądze może być usuwany z odpadami reszkowymi zalecanymi przez Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Inspektorów Żywności e. V.

Jak działa Clean Card® PRO...

1) Przygotowanie:

Wlać świeżą wodę pitną (zimną lub o temperaturze pokojowej) lub wodę destylowaną do plastikowej butelki znajdującej się w zestawie. Zamknąć butelkę z odpowiednią głowicą rozpylającą. Następnie wyjmij Clean Card® PRO z pudełka, ale nie dotykając palcami perforowanej żółtej części karty testowej.

2.) Procedura:

Zwilżyć badaną powierzchnię, spryskując ją krótko wodą dwa do trzech razy. Kilkakrotnie energicznie pocieraj kartę testową po zwilżonej powierzchni i mocno dociskaj perforowaną część karty do badanej powierzchni. Karta testowa musi wchłonąć całą wilgoć. Wskazówki: Powierzchnia testowa powinna mieć najlepiej około 10 x 10 cm. Rozpylaj wodę tylko na badaną powierzchnię i nigdy bezpośrednio na kartę testową. Użyj Clean Card® PRO tylko raz, ponieważ zużyty test nie zapewni wiarygodnych wyników.

3) Ocena:

Odczekaj 30 sekund i porównaj reakcję barwną z załączoną kartą oceny. Zmiana koloru tylko jednego z kręgów jest wystarczającym dowodem na istnienie zanieczyszczonego obszaru. Clean Card® PRO to test białkowy, który reaguje na ilość białka od ok. 25 µg / 100 cm². Im ciemniejszy jest niebieski kolor kółek, tym więcej białka zostało wykryte.

Zakres dostawy:

Podkładka DIN A4 z 50 arkuszami

- Szybki test higieny w zaledwie 30 sekund
- Papier
- Podkładka DIN A4 z 50 arkuszami

Numer artykułu.	WL49673
Model	HygoClean-31500
Producent	FRANZ MENSCH
Numer artykułu producenta.	31500
Dane producenta GPSR	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

